

Steritest™ Symbio ポンプユーザーインターフェース クイックガイド

標準モードを使用する



2014 May 12 12:53

標準モード
テストメソッドモード
使用可能なメソッドがありません
設定

メイン画面に戻るには、 を押します。

によって標準モードを選択します。

によって標準モードに入ります。



2014 May 12 17:14

モードを変更するには  を押します

タイマー オフ スピード 75 圧力モニタリング

ポンプにSteritest™ デバイスを取り付けます。

を押しポンプヘッドを閉じます。



2014 May 12 17:14

設定を変更するには  を押します

タイマー オフ スピード 75 圧力モニタリング

を2秒間続けてタイマーの値を設定します。

注: ポンプの作動中は操作できません。

によってポンプを起動します。



2014 May 12 17:14

タイマー オフ スピード 75 圧力モニタリング

によってポンプの回転速度を常に調節できます。

タイマー機能を使用する

あらかじめ設定された値に達すると、ポンプは自動的に停止します。



注: あらかじめ設定された値に達する前にポンプを停止するには、 を使用します。

タイマー機能を使用しない

によってポンプを停止します。



ポンプを構成する

設定

戻る 




圧力モード

- フットスイッチ
- シリンジサポート
- 日付と時間
- 言語
- ポンプ情報
- アラーム音量
- 明るさ
- メソッドの転送
- ネットワーク設定
- 圧力センサーの検証

圧力モニタリングモード

Steritest™ キャニスター内の圧力レベルは、カラーバーで示されます。

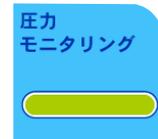

緑色: 圧力は正常



オレンジ色: 高圧 




赤色: 圧力が過剰 
ポンプを停止することをお勧めします。

圧力調整モード

注: タイマー機能およびシリンジサポート取付時は圧力調整できません

圧力モニタリングモードに自動減速を加えた機能を持ち、キャニスター内の圧力を低減します。

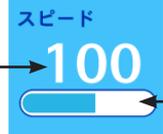


スピード 100

速度設定値 →

← 自動速度調整

テストメソッドモードを使用する

注: このモードは、Steritest™ Symbio ソフトウェアを使用してポンプに試験方法がロード済みの場合にのみ使用できます。

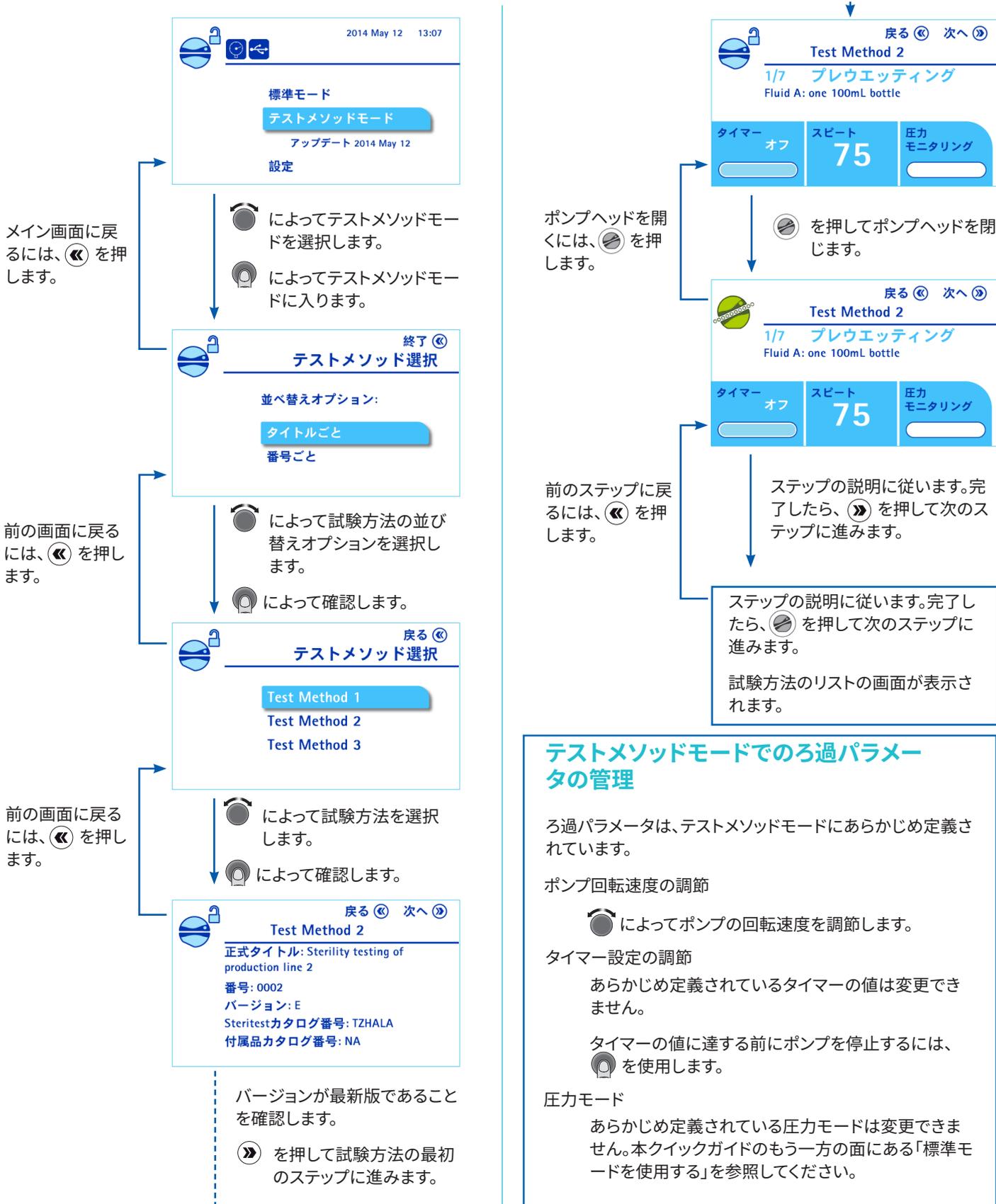

注: 詳細なSteritest™ Symbio ポンプユーザーガイドをダウンロードするには、www.millipore.com/steritest-symbioにアクセスします。

© 2019 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All rights reserved.
MilliporeSigma, Steritest, Sigma-Aldrich and Millipore are trademarks of Merck KGaA, Darmstadt, Germany or its affiliates. その他すべての商標は、該当する所有者の所有物です。商標についての詳細情報は公にアクセス可能なリソースでご覧いただけます。PF16603 バージョン 3.0 01/2019
ドイツ、ダルムシュタット所在のMerck KGaAのライフサイエンス事業は、米国、カナダではMilliporeSigmaとして運営しています。