


Guida rapida del software Symbio Steritest™


Come procurarsi il software Steritest™ Symbio

1. Per accedere al software ed al suo manuale d'uso, visitare il sito www.millipore.com/steritest-software.
2. Scaricare il software ed installarlo nel computer.


Come aprire il software Steritest™ Symbio

Fare doppio click sull'icona  visualizzata sul desktop. La password predefinita è [steritest](#).
Per cambiare la password, andare in Impostazioni → Sostituzione della password.


Creazione di un metodo analitico

1. Cliccare su  nella sezione della libreria dei metodi per il test.
2. Compilare con le informazioni richieste secondo quanto sotto riportato:


- A** **Numero** del metodo analitico (deve essere unico).
- B** **Titolo** del metodo analitico in forma breve: sarà visualizzato sullo schermo della pompa.
- C** **Titolo completo** del metodo analitico: sarà visibile tra le informazioni dettagliate sul metodo analitico (visualizzate sullo schermo della pompa).
- D** Dispositivo **Steritest™** necessario per questo metodo analitico.
- E** **Accessorio** richiesto da questo metodo analitico.
- F** **Commento**: informazioni aggiuntive sul metodo analitico. Questo commento non sarà visualizzato sullo schermo della pompa.
- G** **Versione**: segue l'evoluzione di un metodo analitico. Se composta da lettere o numeri, la versione viene incrementata automaticamente dopo una modifica.
- H** **Stato**:
In attesa = prima dell'approvazione del metodo In corso = metodo approvato.
- I** Casella di controllo del **supporto per siringa**. Spuntare la casella se si utilizza questo accessorio aggiuntivo.
- J** **Fasi** del metodo analitico con i diversi parametri (tipo di operazione, velocità, cronometro, modalità di controllo della pressione) e commenti.

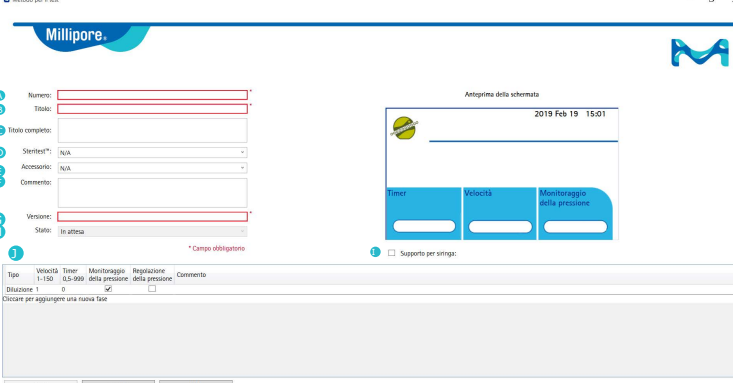



Gestione dei metodi analitici


-  Cliccare per visualizzare e/o modificare un metodo analitico selezionato.


Nota: i metodi classificati "in corso" nella colonna di stato non potranno essere ulteriormente modificati.

-  Cliccare per duplicare un metodo selezionato.


-  Cliccare per creare una nuova versione di un metodo selezionato. Il codice della versione composto da lettere o numeri verrà incrementato automaticamente.


-  Cliccare per salvare i contenuti dei metodi selezionati in uno dei seguenti formati:
.doc (per l'impiego in un documento Word®),
.csv (per l'impiego in un foglio elettronico Excel®)
o .stml (per il backup).


-  Cliccare per stampare i contenuti dei metodi analitici selezionati.

-  Cliccare per eliminare dalla libreria i metodi analitici selezionati.

Backup della libreria

-  Nel menù File, cliccare per creare un backup della libreria dei metodi.

-  Nel menù File, cliccare per importare alcuni metodi analitici (o l'intera libreria) precedentemente salvati.



 Libreria dei metodi per il test


Numero	Titolo	Versione	Stato
<input type="checkbox"/> 0001	Test Method 1	2	In attesa
<input type="checkbox"/> 0002	Test Method 2	2	In attesa
<input type="checkbox"/> 0003	Test Method 3	4	In corso
<input type="checkbox"/> 0004	Test Method 4	2	In attesa
<input type="checkbox"/> 0005	Test method 5	1	In corso
<input type="checkbox"/> 0006	Test Method 6	2	In attesa

Mostra solo l'ultima versione

Utilizzare la casella di controllo, per visualizzare tutte le versioni dei metodi analitici o solo le più recenti.


Creazione di un nuovo file di trasferimento


1. Cliccare  nella sezione "File di trasferimento".
2. Digitare il nome del nuovo file di trasferimento.
3. Selezionare i metodi analitici dalla libreria.
4. Copiare i metodi selezionati nel file di trasferimento utilizzando il simbolo , oppure trascinandoli con il mouse e rilasciandoli.

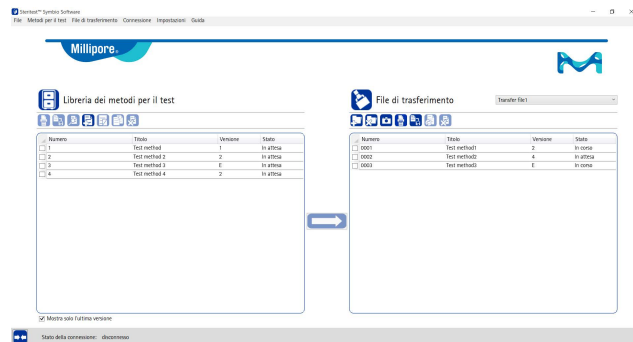





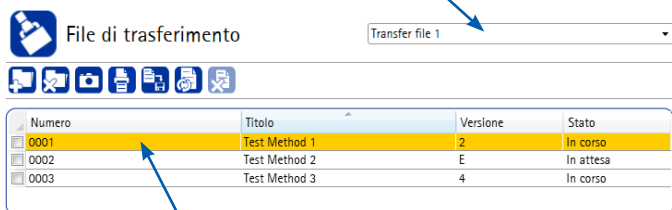

Modifica di un file di trasferimento già esistente

Selezionare un file di trasferimento dall'elenco a tendina.




 La banda gialla indica che questo metodo è diverso da quello conservato nella libreria dei metodi. Cliccare su questa icona per aggiornare il contenuto dei metodi analitici nel file di trasferimento selezionato.


-  Cliccare per trasferire dalla libreria al file di trasferimento i metodi analitici selezionati.
-  Cliccare per eliminare i metodi analitici selezionati dal file di trasferimento.
-  Cliccare per cancellare un file di trasferimento selezionato.
-  Cliccare per aggiungere ad un file di trasferimento selezionato un'immagine per personalizzare le schermate della pompa.
-  Cliccare per stampare i contenuti di un file di trasferimento selezionato.
-  Cliccare per salvare i contenuti di un file di trasferimento selezionato in uno dei seguenti formati: .doc (per l'impiego in un documento Word®), .csv (per l'impiego in un foglio elettronico Excel®), o .stml (per il backup).

Come caricare i metodi analitici in una pompa Steritest™ Symbio

Utilizzando una rete aziendale o una connessione diretta tra il computer e la pompa

1. Verificare che la configurazione di rete sia corretta e le connessioni fisiche ben effettuate, assicurando un'adeguata comunicazione tra il computer e la pompa. Eventualmente consultare il proprio amministratore di rete.
2. Verificare che la pompa sia:
 - o spenta con la centralina di comunicazione accesa
 - o accesa con la seguente schermata attiva: Configurazione → Trasferimento dei metodi → Rete → Schermata del file di trasferimento.
3. Cliccare su  in fondo alla finestra principale del software, per connettere il software alla pompa. Selezionare "Connessione di rete" e scegliere una pompa dall'elenco a tendina. Viene visualizzata la finestra del file di trasferimento.

Nota: trasferendo dei metodi analitici alla pompa, si cancella il contenuto già presente.

4. Nella sezione del file di trasferimento, selezionare il file da trasferire alla pompa.
5. Cliccare su , per avviare il trasferimento alla pompa.

Utilizzando una chiavetta USB

1. Verificare che la chiavetta USB sia collegata al computer.
 2. Cliccare su  in fondo alla finestra principale del software, per connettere il software alla chiavetta USB. Selezionare "Porta USB" e scegliere la chiavetta USB Steritest™ Symbio dall'elenco a tendina. Viene visualizzata la finestra del file di trasferimento.
 3. Nella sezione del file di trasferimento, selezionare il file da trasferire alla chiavetta USB.
 4. Cliccare su , per avviare il trasferimento alla chiavetta USB.
 5. Una volta trasferiti i file di trasferimento, scollegare la chiavetta USB e installarla nella centralina di comunicazione.
 6. Accendere la pompa. Dalla schermata principale scegliere Configurazione → Trasferimento dei metodi → Chiavetta USB.
- Nota: trasferendo dei metodi analitici alla pompa, si cancella il contenuto già presente.**
7. Ruotare la manopola di regolazione per selezionare il file da trasferire alla pompa. Premere  per avviare il trasferimento.