

Pompa Steritest™ Symbio - Guida rapida dell'interfaccia utente

Modalità standard





Configurazione della pompa



Modalità Metodo analitico

Nota: questa modalità è accessibile solo se nella pompa sono stati precedentemente caricati dei metodi analitici, utilizzando il software Symbio Steritest™.

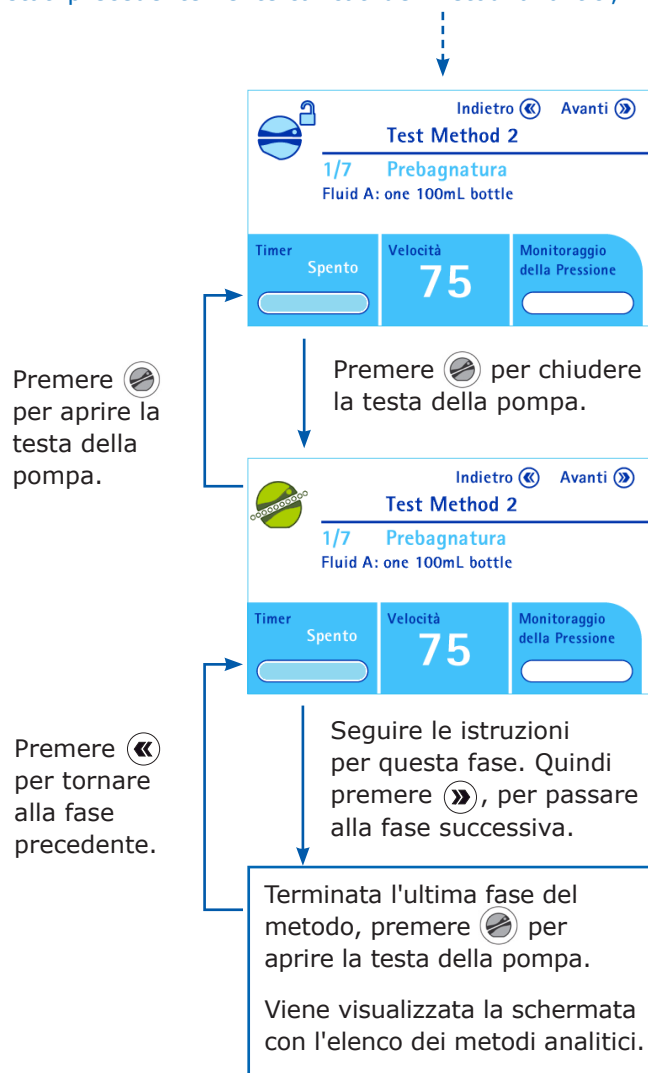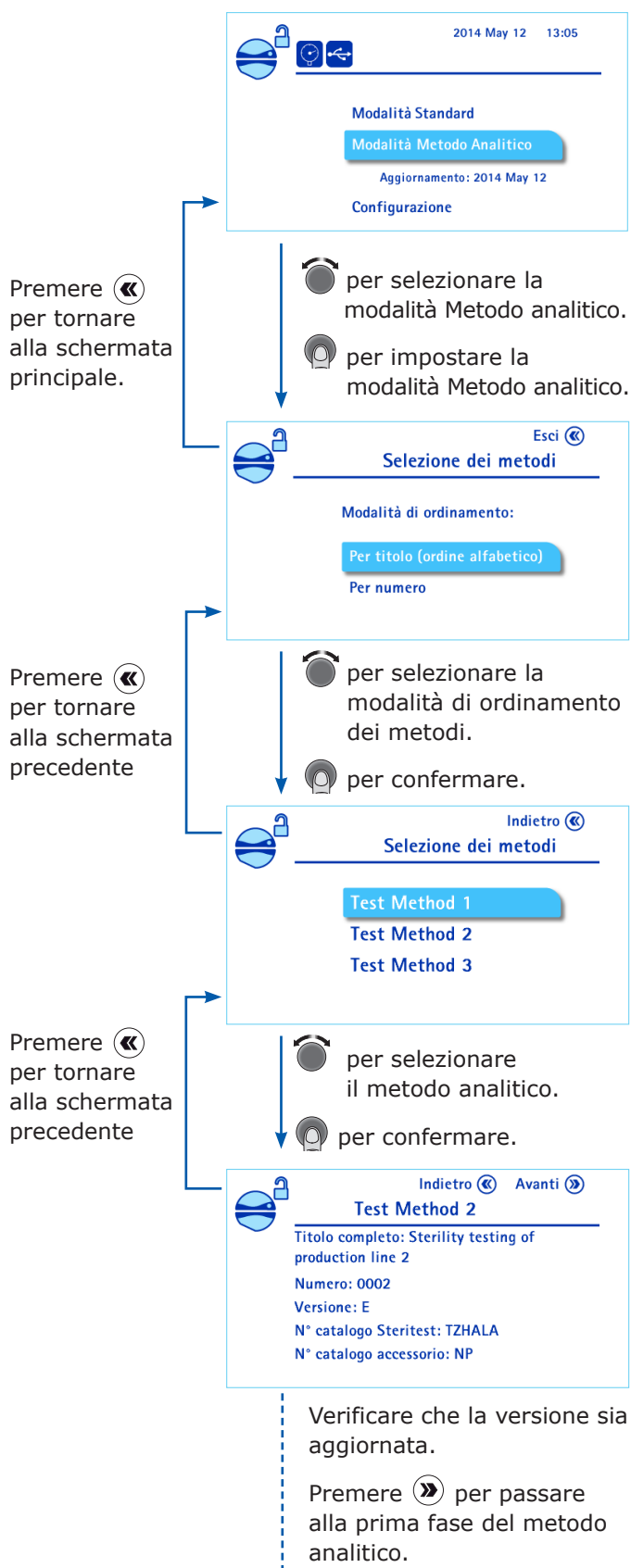

Gestione dei parametri di filtrazione nella modalità Metodo analitico

Nella modalità Metodo analitico i parametri di filtrazione sono predefiniti

Regolazione della velocità di rotazione della pompa

per regolare la velocità di rotazione della pompa.

Regolazione del cronometro

Il valore preimpostato per il cronometro non può essere modificato.

per arrestare la pompa prima del termine prestabilito.

Modalità pressione

La modalità predefinita per il controllo della pressione non può essere modificata. Consultare il paragrafo "Modalità standard" sull'altra pagina della presente Guida rapida.

Nota: per scaricare il manuale d'uso completo delle pompe Steritest™ Symbio, consultare la pagina www.millipore.com/steritest-symbio.

© 2019 Merck KGaA, Darmstadt, Germania e/o sue ailiate. Tutti i diritti sono riservati.

MilliporeSigma, Steritest, Sigma-Aldrich e Millipore sono marchi di Merck KGaA, Darmstadt, Germania o di sue ailiate.

Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei legittimi detentori. Informazioni dettagliate sui marchi sono disponibili tramite risorse pubblicamente accessibili. PF16602IT Versione 3.0 01/2019

Negli USA e in Canada, il settore life science di Merck KGaA, Darmstadt, Germania opera con il nome di MilliporeSigma.

**MILLIPORE
SIGMA**